

## Kaiserova glycerinová želatina bez fenolu

Vodné montovací médium, pro mikroskopii

- Z netoxických přísad, neutrální pH (6-7)
- Montovací médium je při pokojové teplotě pevné
- Díky neutrálnímu pH je médium vhodné i pro barviva, která jsou citlivá vůči kyselinám (např. Hematoxylin)

## Technické parametry

Vzhled: Lehce nažloutlé, pevné médium



Kaiserova glycerinová želatina bez fenolu

| Popis           | Balení | Obal | Katalogové číslo |
|-----------------|--------|------|------------------|
| pro mikroskopii | 50 ml  | sklo | R.6474.1         |

Před použitím rozpustte glycerinovou želatinu ve vodní lázni (max. 50-55 °C), a poté kápněte na sklíčko pomocí pipety či skleněné tyčinky.