

LuciPac® Pen Aqua

Pero pro detekci kontaminace v tekutinách měřením ATP/AMP Lumitesterem PD30 při hygienické kontrole

- Rychlý a jednoduchý sampling, senzitivní měření během několika sekund, reprodukovatelné výsledky měření
- Pera jsou balena jednotlivě v uzavíratelných hliníkových sáčcích
- Detekce kontaminace tekutin bakteriemi, organická kontaminace je rozpoznána podle přítomnosti ATP/AMP

Technické parametry

Teplota skladování: +4 °C; skladujte ve tmě

Mechanismus:	Komplex enzym/substrát v peru LuciPac® reaguje s ATP i AMP za uvolnění bioluminiscence, jejíž intenzita přímo koreluje s kvantitou přítomných molekul ATP/AMP Lumitester PD30 převede bioluminiscenci na měřitelný výsledek, a je proto nejsenzitivnějším měřícím přístrojem dostupným v dnešní době Tuba zajistí odebrání přesně 150 µl vzorku s odchylkou max. 2%
Aplikace:	Ponořte hřebínek do tekutiny Poté jej umístěte zpět do zkumavky a protlačte jej do reakční komory Protřepejte tubu, dokud se neuvolní reagencie, a změřte bioluminiscenci v Lumitesteru PD30 (R.NC57.1)



LuciPac® Pen Aqua

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
LuciPac® Pen Aqua	20 ks	hliníkový sáček	R.NC58.1
LuciPac® Pen Aqua	100 ks	hliníkový sáček	R.NC58.2