

Test pro detekci listérií Rotitest® Listeria

Detekční systém pro potvrzení či vyvrácení přítomnosti bakteriálních kmenů *Listeria*

- Velmi jednoduché použití (vhodné i pro laiky), jednoznačná interpretace výsledků díky změně barvy
- Test pro detekci bakteriální kontaminace na površích, optimální pro kontrolu a minimalizaci rizika kontaminace kmeny *Listeria ssp.*, zvláště *Listeria monocytogenes*
- Tento test je vhodný pouze pro potvrzení či vyloučení listeriální kontaminace jako takové, není možné jej použít pro kvantifikaci rozsahu bakteriální kontaminace

Technické parametry

Teplota skladování: +15 až +25 °C

Aplikace: Přiloženým vatovým tamponem otřeme zkoumaný povrch a následně tampóněk silou zatlačíme do sterilního média. Inkubujeme 24-48 h při teplotě 37 °C. Interpretace: médium výrazně zčerná, což indikuje přítomnost listerií, a tudíž i kontaminaci zkoumaného povrchu.



Rotitest® Bio Analysis Listeria



Barevná změna z hnědé (vlevo) na černou (vpravo), indikující přítomnost bakterie *Listeria*

Popis	Balení	Katalogové číslo
Rotitest® Listeria vhodný pro všechny typy povrchů	25 testů	R.4805.1

Skladování v teplotě 15-25 °C, nenechte testy zmrznout!